

JEDNORAZOWY ZESTAW DO FILTRACJI "MONITOR" FIRMY WHATMAN

„Monitor” jest to jednorazowy zestaw filtrujący, w którym filtr membranowy umocowany jest na stałe w podstawie i który po zdjęciu lejka spełnia rolę płytki Petriego gotowej do inkubacji. Zestaw pakowany indywidualnie. Sterylny. Znajduje zastosowanie w badaniu wody, ścieków, napojów, w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, piwowarskim i in.



1. Filtracja

otworzyć sterylne opakowanie, podłączyć zestaw do kolby z pompą próżniową (nie znajduje się w zestawie), zdjąć wieczko lejka i rozpocząć filtrację



2. Zakończenie filtracji

zdać jednorazowy lejek po skończonej filtracji



3. Dodanie podłoża

wprowadzić 2 ml odżywczego podłoża bulionowego i przesączyć próżniowo



4. Przygotowanie do inkubacji

założyć przykrywkę, a od spodu zabezpieczyć korkiem co tworzy płytkę gotową do inkubacji

ZALETY

- Lejki z polipropylenu o pojemności 100 ml pakowane indywidualnie
- Dwie średnice filtra do wyboru 56 mm i 47 mm
- Oszczędność czasu i pracy – łatwość manipulacji z filtrem i lejkiem
- Łatwość użycia