

## JEDNORAZOWY ZESTAW DO FILTRACJI FIRMY WHATMAN

Zestaw pakowany indywidualnie. Sterylny. Znajduje zastosowanie w badaniu wody, ścieków, napojów, w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, piwowarskim i in.



### 1. Filtracja

otworzyć sterylne opakowanie, podłączyć zestaw do kolby z pompą próżniową (nie znajduje się w zestawie) zdjąć wieczko lejka i przesączyć próbkę



### 2. Zakończenie filtracji

zdać jednorazowy lejek po zakończeniu filtracji



3. Zdjęcie filtra membranowego  
żeby zdjąć filtr membranowy należy umieścić podstawę z filtrem na bazie z korkiem podnoszącym.



### 4. Przygotowanie do inkubacji

Przenieść filtr membranowy na odpowiednie podłoże hodowlane i wstawić do inkubacji

## ZALETY

- Lejki z polipropylenu o pojemności 100 ml pakowane indywidualnie
- Oszczędność czasu i pracy – łatwość manipulacji z filtrem i lejkiem
- Łatwość użycia